

RAPPEL POUR Répondre aux alarmes Centron

Quand vous êtes appelés :

1. Ecouter le détail de l'alarme et noter le numéro de la sonde
2. Appuyer sur 0 pour acquitter l'alarme
3. Saisir votre code d'identification téléphonique puis appuyer sur #
4. Ecouter et suivre les instructions pour inhiber l'alarme
5. Appuyer sur 1 pour un état global du système
 - 2 pour vérifier l'état d'une sonde
 - 3 pour inhiber une sonde en alarme
 - 4 pour activer une sonde
 - 5 pour terminer l'appel
6. Pour chaque menu ci dessus écouter et suivre les instructions
7. Appuyer sur 5 pour raccrocher.

Voir au verso pour les instructions lorsque vous appelez le système

Toujours :

- Appuyer sur # quand le système vous demande d'entrer un nombre
- Raccrocher en appuyant sur 5. Ne raccrocher pas directement
- Prévenez votre superviseur et suivez vos protocoles

Pour plus de renseignements visiter www.reesscientific.com
ou appeler le +1 609 406 0073

RAPPEL POUR Répondre aux alarmes Centron

Quand vous appelez le système :

1. Composer le numéro de la centrale :

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

Nœud _____ Téléphone: _____

2. Saisir votre code d'identification téléphonique puis appuyer sur #
- 3 Appuyer sur 1 pour un état global du système
 - 2 pour vérifier l'état d'une sonde
 - 3 pour inhiber une sonde en alarme
 - 4 pour activer une sonde
 - 5 pour terminer l'appel
4. pour chaque menu ci dessus écouter et suivre les instructions
5. Appuyer sur 5 pour raccrocher.

Voir au verso pour les instructions lorsque le système appelle

Pour plus de renseignements visiter www.reesscientific.com
ou appeler le +1 609 406 0073